


# REALISER UNE PREPARATION MICROSCOPIQUE

- ↪ **Je m'assure** que la **lame** et la **lamelle** soient **propres**.  
**Je les prends par les bords** pour ne pas laisser de traces de doigts aux endroits où je vais devoir observer.
- ↪ **Je pose** à plat la **lame** devant moi **sur la table**.
- ↪ **J'y dépose au centre** une goutte d'eau ou de colorant ni trop petite ni trop grande (voir ci-dessous).



- ↪ **Je m'assure que l'objet à observer ne soit pas plus grand que la lamelle**. Je le recoupe si nécessaire.
- ↪ **Je dépose ensuite cet objet dans la goutte** à l'aide des pinces fines de telle sorte qu'il soit **immergé et bien étalé**.
- ↪ **Je pose un bord de la lamelle sur la lame** à côté de la goutte d'eau.

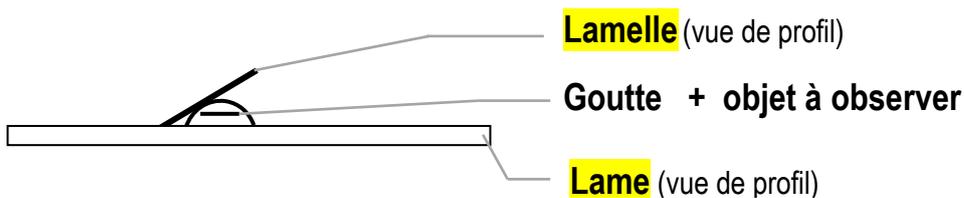

- ↪ **Je lâche alors la lamelle délicatement** sur la goutte contenant l'objet (pour chasser l'air).



- ↪ **Si nécessaire, j'absorbe le surplus d'eau au ras de la lamelle** avec le bord d'un papier absorbant (**sans frotter** et en mettant simplement en contact le papier avec le surplus d'eau).